


# Флюгер и штатив для беспроводного датчика погоды с GPS PASCO

PS-3553

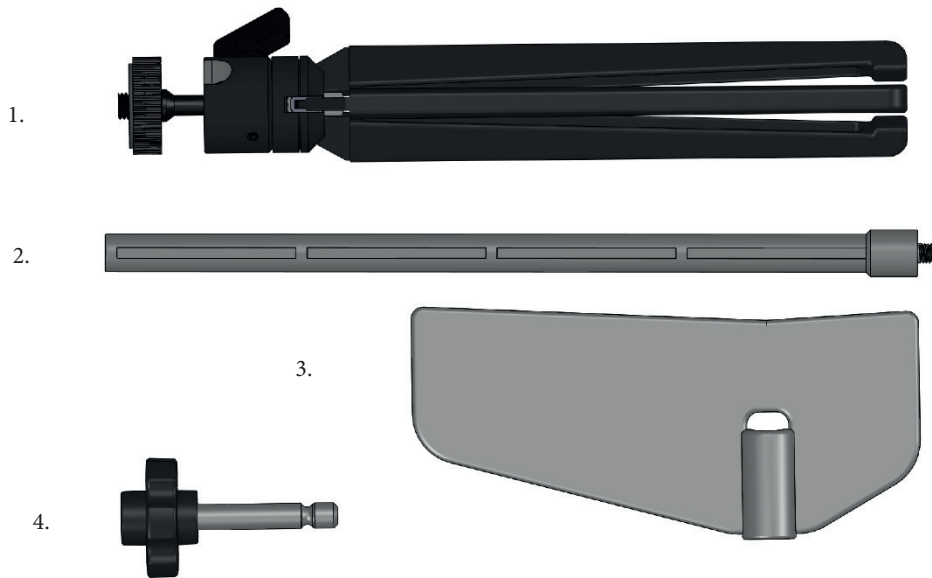

**Комплектующее оборудование**

1. Штатив
2. Стержень
3. Флюгер
4. Поворотный штифт

**Требуемое дополнительное оборудование**

Беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PS-3209

**Введение**

Комплект флюгера и штатива для беспроводного датчика погоды с GPS PASCO модели PS-3553 включает в себя оборудование, используемое для установки PS-3209 (беспроводной цифровой датчик погоды с GPS PASCO), позволяющее датчику следовать за направлением ветра при выполнении измерений.

**Установка**

1. Установите поворотный штифт на штатив, зафиксировав с помощью винтов штифт на резьбовом стержне штатива (резьба 14-20).
2. Вкрутите стержень в датчик PS-3209 (см. рисунок) и прикрепите флюгер.

3. Установите датчик PS-3209 в отверстие поворотного штифта с нижней стороны датчика. Убедитесь, что датчик в сборе может свободно вращаться.



**Флюгер и штатив для беспроводного датчика погоды с GPS.  
На рисунке показан датчик PS-3209 (не входит в комплект)**

## Техническая поддержка

По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, обращайтесь в компанию PASCO:

Адрес: PASCO scientific  
10101 Foothills Blvd.  
Roseville, CA 95747-7100

Тел.: +1-916-786-3800 (для любой страны)  
800-772-8700 (США)

Веб-сайт: [www.pasco.com](http://www.pasco.com)

Email: [support@pasco.com](mailto:support@pasco.com)

### Ограниченная гарантия

Описание гарантийных обязательств в отношении продукта содержится в каталоге PASCO.

### Авторское право

Настоящая инструкция PASCO scientific 012-15817A к *флюгеру и штативу для беспроводного датчика погоды с GPS* защищена авторским правом. Все права защищены. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается воспроизводить любую часть данного руководства для использования только в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение любой части руководства при любых других обстоятельствах без предварительного разрешения компании PASCO scientific запрещается.

### Товарные знаки

PASCO и PASCO scientific являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO scientific в США и/или других странах. Все другие торговые названия, продукты и названия услуг являются или могут являться товарными знаками или знаками обслуживания и используются для указания конкретных продуктов или услуг соответствующих владельцев. Для получения подробной информации посетите веб-сайт [www.pasco.com/legal](http://www.pasco.com/legal).

### Инструкции по утилизации продукта

Данное электронное изделие подлежит утилизации и переработке согласно законодательству соответствующей страны и региона. Вы несете ответственность за переработку электронного оборудования в соответствии с местными экологическими законами и правилами. Поэтому убедитесь, что оно будет переработано с учетом охраны здоровья человека и окружающей среды.

Для получения информации о пунктах сдачи оборудования на переработку обратитесь в местные службы по переработке и утилизации или непосредственно туда, где изделия были приобретены.



Знак Директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) (справа) на продукте либо на упаковке обозначает, что данный продукт не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором.